

RTA KİNYOUN BOYAMA SETİ (250ml)

Aside dirençli bakterilerin oda sıcaklığında boyanarak mikroskopik incelemelerinin yapılmasında kullanılır.

SET İÇERİĞİ:

- Kinyoun Karbol Fuksin Çözeltisi (1x250 ml)
- Kinyoun Metilen Mavisi Çözeltisi (1x250 ml)
- Asit - Alkol Çözeltisi (2x250 ml)

TEHLİKE VE UYARILAR:

- Karbol Fuksin Çözeltisi zehirlidir.
- Metilen Mavisi Çözeltisi yanıcı ve tahriş edicidir.
- Asit-Alkol Çözeltisi yanıcı ve tahriş edicidir.



BOYAMA TEKNİĞİ

1. Preperata Kinyoun Karbol Fuksin Çözeltisi ekleyin ve bu şekilde 2-3 dk bekletin.
2. Su ile yıkayın.
3. Preparatı Asit - Alkol Çözeltisi ile renksiz sıvı akıncaya kadar yıkayın.
4. Su ile yıkayın. Fazla suyu silkeleyerek uzaklaştırın.
5. Preperata Kinyoun Metilen Mavisi Çözeltisi ekleyin ve bu şekilde 20-30 saniye bekletin.
6. Su ile yıkayın. Fazla suyu uzaklaştırın.
7. Havada kuruduktan sonra immersiyon ile mikroskopik incelemenizi yapabilirsiniz.

SONUÇ:

Aside dirençli mikro organizmalar, mavi-yeşil bir zemin üzerinde kırmızı renkte görüntülenir.

RTA.KK.109 Revizyon Tarihi/Revizyon no:-/0